



版本号: MD171211

1 kb plus DNA Ladder

1 kb Plus DNA 分子量标准

目 录 号: MD113

储存条件: 4°C (长期保存请置于-20°C)

浓 度: 约0.1 mg DNA/ml

产品内容:

MD113-01	300 μ l(50 lanes)
MD113-02	4 \times 300 μ l(200 lanes)

Order: 010-59822688

Toll-free: 800-990-6057/400-810-6057

TIANGEN BIOTECH (BEIJING) CO., LTD.

本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床治疗、食品及化妆品等用途。

产品简介

本产品是由12条线状双链DNA条带组成，适用于琼脂糖凝胶电泳中DNA条带的分析。

本产品为即用型产品，已含有1×Loading Buffer，可根据实验需要，直接取3-6 μl电泳，使用方便，电泳图像清晰。

本产品中12条带分别为10000、8000、5000、2000、1600、1000、700、500、400、300、200、100 bp，若上样量为6 μl，则1000 bp带约为100 ng，其余带约为50 ng。

储存液成分

10 mM Tris-HCl (pH 8.4)

10 mM EDTA

0.02%溴酚兰

5%甘油


使用方法

1. 取3-6 μl 本产品加入琼脂糖凝胶的加样孔中（每1 mm点样孔宽度加1 μl ，如果加样孔较宽，可适当增加上样量），进行电泳。
2. 建议电泳条件为1.0%左右琼脂糖凝胶，正负极之间电压 4-10 v/cm。
3. 通过EB染色，在紫外灯下观察电泳条带。

注意事项

1. 本产品可直接使用，不要加热。
2. 及时更换电泳缓冲液并使用新制的凝胶，以免影响电泳结果。

1 kb plus DNA Ladder

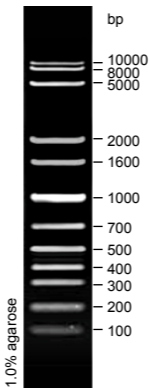

6 μ l加样,
凝胶长度10 cm,
电压6 v/cm,
0.5 \times TBE Buffer