

## Methylation-specific PCR (MSP) Kit

### 甲基化特异性PCR试剂盒

目录号: EM101

储存条件: -20℃ 可保存12个月

浓度: 2.5 U/μl

产品内容:

产品组成	EM101-01
MSP DNA Polymerase (2.5 U/μl)	400 U
10×MSP PCR Buffer	1 ml
dNTPs (2.5 mM)	1 ml

Order: 010-59822688

Toll-free: 800-990-6057/400-810-6057

TIANGEN BIOTECH (BEIJING) CO., LTD.

本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床治疗、食品及化妆品等用途。

### 产品简介

表观遗传学是研究基因的核苷酸序列不发生改变的情况下, 基因表达和调控的可遗传变化的一门遗传学分支学科。表观遗传的现象很多, 比如RNA介导的基因沉默、组蛋白修饰等。在高等真核生物中一个主要的表观遗传学机制是DNA的甲基化。

本产品是特别针对通过PCR方法研究基因组DNA甲基化特点的客户所开发的试剂盒。试剂盒组分简单, 包含MSP DNA Polymerase, 10×MSP PCR Buffer和dNTPs。其中, MSP DNA Polymerase是采用抗体修饰的耐热聚合酶, 10×MSP PCR Buffer是特别为MSP反应所优化的PCR缓冲液。本产品具有快速简便、灵敏度高、特异性强、稳定性好等优点。适于与TIANGEN重亚硫酸盐处理试剂盒(DP215-02)搭配使用。

### 产品组成

- 10×MSP PCR Buffer:  
500 mM Tris-HCl (pH8.8)  
200 mM KCl  
15 mM MgCl<sub>2</sub>  
其它稳定剂和增强剂

### 质量控制

SDS-PAGE检测纯度大于99%; 经检测无外源核酸酶活性; 能有效地扩增人基因组中的单拷贝基因; 室温存放一周, 无明显活性改变。

### 使用说明

本产品使用方便快捷, 能避免PCR操作过程中的污染, 使用时只需取适量MSP DNA Polymerase, 10×MSP PCR Buffer和dNTPs, 同时加入模板和引物, 并加入ddH<sub>2</sub>O补足体积, 使MSP PCR Buffer的浓度为1×即可进行反应。

### 适用范围

本产品适用于甲基化特异性PCR (MSP) 方法分析基因组DNA的甲基化特点。

### 反应举例

注意: 以下举例仅供参考, 实际反应条件因模板、引物等的结构不同而各异, 需根据实际情况, 设定最佳反应条件。

1. 使用甲基化特异性PCR试剂盒, 以重亚硫酸盐处理后的基因组DNA为模板, 扩增400 bp的片段, 反应体系为20 μl。

组成成分	体积
Template	< 500 ng
Primer 1 (10 μM)	1 μl
Primer 2 (10 μM)	1 μl
dNTPs (2.5 mM)	1.6 μl
MSP DNA Polymerase (2.5 U/μl)	1 U
10×MSP PCR Buffer	2 μl
ddH <sub>2</sub> O	补至20 μl

2. PCR反应循环的设置:

95℃ 5 min

94℃ 20 sec

60℃ 30 sec

72℃ 20 sec

72℃ 5 min

} 35 cycles

3. 结果检测: 反应结束后取10 μl反应产物, 琼脂糖凝胶电泳检测。

注意: 反复冻融的DNA模板会影响扩增, 尽量不要反复冻融DNA模板进行; 如需多次实验, 可分装后进行冻存, 减少冻融次数。