

---

## 主要成分

- BSA
- 某种非离子表面活性剂
- PBS缓冲液
- 防腐剂

## 产品使用说明

本产品无需稀释，开瓶即用。蛋白转移完毕后将转移膜置于容器中，加入足够量的本产品以充分覆盖膜，室温下轻微震荡0.5-1 h，即完成膜的封闭。

## 应用范围

- Western Blot
  - Dot Blot
-

版本号: PA130731

# WB Membrane Blocking Solution

## Western Blot膜封闭液

目录号: PA106

### 产品内容

目录号	产品名称	包装
PA106-01	Western Blot膜封闭液 (WB Membrane Blocking Solution)	100 ml

### 储存条件

2-8°C 保存, 保质期一年。

### 产品简介

TIANGEN公司生产的Western Blot膜封闭液采用蛋白及非蛋白封闭剂相组合的独特配方, 适于在Western Blot实验中封闭转印膜上非蛋白质结合部位, 减少一抗及二抗蛋白的非特异性结合, 将实验背景降到最低。该封闭液对Nitrocellulose、PVDF、尼龙膜等各种转印膜均有较强的封闭效果。

### 产品特点

1. 该产品含有数种能快速高效封闭膜上结合部位的物质、PBS缓冲液, 利于转印膜的充分封闭。
2. 适用各种转印膜的封闭, 方便快捷。
3. 可以在37°C 30-60 min内快速地完成封闭过程。